

NÁVOD K OBSLUZE

LESAK

PŘESNÁ VÁHA MODEL-P221



Dovozce do ČR:

LESAK

Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy
LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční
distribuce je možná pouze se souhlasem autora

Váha je kalibrována před expedicí, Nicméně přesnost může být ovlivněna velikostí gravitace, přepravou, nešetrným doručením nebo změnou teploty.

Chraňte váhu před nepřiměřenými šoky, nepřiměřenou změnou teploty a vlhkostí. Nepokoušejte se odstranit vážní platformu.

Prosím používejte pouze vysoce kvalitní AAA baterie.

Nepřetěžujte váhu, může dojít ke zničení snímacího členu. Při přetížení se na displeji zobrazí „O-Ld“

Pokud je slabá baterie, displej zobrazí „LO“. Vyměňte baterii.

TLAČÍTKA:



PCS

M

T

- zapínání a vypínání váhy
- přepínání do režimu počítání kusů
- přepínání hmotnostních jednotek
- odečet obalu

PROVOZ

- Položte váhu do horizontální polohy na rovný tvrdý povrch, stiskněte tlačítko
- Vyčkejte několik sekund, dokud není zobrazeno „0.00“.
- Položte vážený předmět na misku, displej zobrazí aktuální hmotnost
- Váha se automaticky vypne po 30ti sekundách nečinnosti



VÁŽENÍ S TÁROU – odečet obalu

- Položte obal na vážní plochu
- Po ustálení hmotnosti stiskněte tlačítko „T“, displej zobrazí „0.0“
- Přidejte vážený předmět na misku. Displej zobrazí aktuální hmotnost
- Po odečtu obalu můžete tento obal sundat z váhy. Displej zobrazí zápornou hodnotu. Po vložení předmětu do obalu a položení na misku váhy, zobrazí displej čistou hmotnost NETTO.
- Pro vyrušení táry stiskněte, po sejmutí obalu a záporné hodnotě, tlačítko T

POČÍTÁNÍ KUSŮ

- Položte kusy v počtu 25; 50; 75 nebo 100 na misku
- Stiskněte a držte tlačítko PCS, displej nabídne poslední zvolený počet. Tlačítkem „M“ vyberte požadovaný počet a potvrďte tlačítkem „PCS“. Nyní můžete ubírat nebo přidávat kusu a displej zobrazuje aktuální počet.
- Stiskem tlačítka „M“ přepnete do režimu zobrazení hmotnosti. Stiskem tlačítka PCS se přepnete do režimu zobrazení počtu kusů.

SEŘÍZENÍ VÁHY



Stiskněte klávesu  a vyčkejte, dokud se nezobrazí „0.00“. Stiskněte a držte tlačítka „M“ a vyčkejte, až se zobrazí na displeji „CAL“. Stiskněte opět tlačítko „M“, po chvíli se na displeji rozblíká hodnota první kalibrační zátěže, které je třeba umístit na misku váhy. Po umístění závaží na misku váhy dojde k automatickému seřízení prvním závažím a displej zobrazí druhou hodnotu seřizovacího závaží. Položte na misku váhy závaží v této hodnotě. Po správném průběhu justáže displej zobrazí „PASS“ - tím proběhlo seřízení bez chyby. Odstraňte závaží. Přezkoušejte váhu.

TECHNICKÁ DATA:

Váživost: 500g

Dílek - přesnos: 0,01g

Rozměr vážní plochy: 100x100mm

Certifikace: pro neobchodní vážení

Funkce váhy: vážení, počítání kusů

Displej: numerický, LCD, výška 10mm, 5.místný

Provedení vážní plochy: nerez

Provedení konstrukce: plast

Provedení (materiál): nerez/plast

Prostředí: suché; prašné

Provozní teplota: 10°C » +30°C

Rozměr váhy š x v x h (mm): 105 x 18 x 128

Umístění: stolní, do ruky

Krytí: IP-54

Hmotnost váhy (kg): 0,22 včetně baterií

CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- kartonová krabice s plastovým lůžkem
- plastový průhledný kryt misky váhy
- plastový průhledný kryt váhy
- návod k obsluze v českém jazyce
- vlastní váha